

# REVEAL® Q+ PARA AFLATOXIN M<sub>1</sub>

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



## Materiais fornecidos:

25 Frascos plásticos  
25 Pipetas descartáveis  
01 Recipiente com 25 tiras de teste

## Materiais necessários, mas não fornecidos:

9681 Cartuchos Raptor®  
9680 Instrumento Raptor  
9696 Instrumento Raptor Solo

## Número do produto:


Reveal® Q+ para Aflatoxin M<sub>1</sub> (RQAFM1)

Para comprar, ligue para +1 (800) 234 5333 ou acesse [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimento



1 Insira a tira de teste em qualquer uma das aberturas disponíveis no cartucho Raptor.

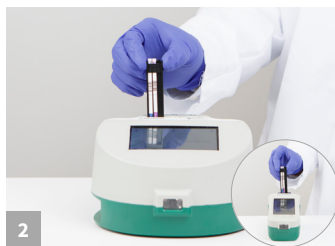


2 Insira o cartucho que contém a tira de teste em qualquer uma das 3 portas da Plataforma de Análise Integrada Raptor ou na porta única do Raptor Solo.



3 Insira a identificação da amostra, fazendo a leitura do código QR ou usando o teclado na tela.



4 Misture a amostra de leite antes de adicionar a amostra ao cartucho.

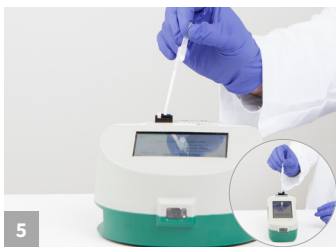

5 Pipete lentamente 0,4 mL da amostra de leite para o fundo do cartucho. Pressione next (avançar). A análise ocorrerá automaticamente.



6 Os resultados aparecerão na tela do Raptor após uma incubação de 5-minutos.

