

# REVEAL® Q+ PARA AFLATOXINAS

DESCARGUE Y LEA COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materiales Incluidos:

25 Tiras de prueba Reveal® Q+ para Aflatoxinas  
25 Recipientes rojos para dilución de muestra  
25 Recipientes transparentes de muestra  
01 Frasco de diluyente de muestra

**Número de producto: 8085**

**Umbral: 3-100 ppb**

**Tiempo de la prueba: 6 minutos**

Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR al lector Raptor® Solo.



2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.




3 Agregue 50 mL de etanol al 65 % a la muestra.



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.



5 Deje asentar, después filtre o centrifugue la muestra.

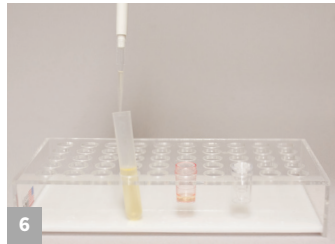

6 Agregue 100 µL de extracto de la muestra a un recipiente rojo de dilución.



7 Agregue 500 µL de diluyente de muestra al recipiente rojo de dilución y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces.




8 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



9 Inserte el cartucho en el lector Raptor Solo.



10 Agregue 400 µL de la muestra del recipiente rojo de dilución a la parte posterior del cartucho Raptor. El lector inicia automáticamente.

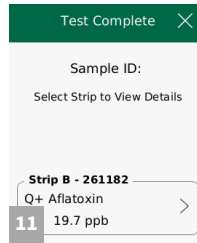

11 Los resultados se muestran en el lector Raptor. Nota: Las muestras mayores que 100 ppb se deben diluir y volver a evaluar.



Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

# Reveal® Q+ for Aflatoxin

Extracción con Etanol  
*Número de producto: 8085*

## Información para hacer Pedidos

8085 Reveal® Q+  
para Aflatoxinas  
9696 Sistema Raptor Solo  
9681 Cartuchos Raptor



## Materiales Recomendados, No Proporcionados

NEOGEN #	Descripción del Producto
8073, 8074	Solución de etanol al 65 %
9428, 9428B	Recipientes de recolección de muestra con tapas 125 mL
9421, 9421B	Tubos de recolección de muestra con tapas
9420, 9429, 9519	Jeringas de filtración, papel de filtro Whatman #4 o equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos para microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora o probeta graduada
9401, 9453	Molino agri-grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9426, 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9463	Pipeta, 100-1000 µL
9464, 9487	Puntas para pipeta 100-1000 µL
9693	Pipeta 400 µL fija

## Prueba con Confianza

NEOGEN® presenta Reveal® Q+ para Aflatoxinas, una prueba cuantitativa de flujo lateral y fácil de usar que brinda una precisión sin igual en solo seis minutos.

El lector Raptor® Solo permite que el usuario simplemente añada la muestra y deje que el equipo trabaje solo; el instrumento controla el volumen, la temperatura y el momento propicio del ensayo. El sistema ejecuta convenientemente tres muestras a la vez.

- Procedimiento **simple**: solo agregue la muestra
- Resultados en **muy poco** tiempo
- **Elimine** errores del operador

