

Reveal® Q+ para DON Endpoint

DESCARGUE Y LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para DON Endpoint
25 pozos de dilución de muestras rojos
25 pozos de dilución de muestras transparentes
01 frasco de diluyente de muestras

Número del producto: 8375

Rango: de 0,3 a 6 ppm

Tiempo de la prueba: 3 minutos

Llame al 800.234.5333 para pedirlo o ingrese a neogen.com.

Procedimiento



1
Prepárese ingresando el código QR que se encuentra en la tarjeta de códigos QR en el Solo Reader.



2
Obtenga una muestra representativa. Pulverice y tome una muestra de 10 g.




3
Añada 100 ml de agua destilada o desionizada a la muestra.



4
Agite enérgicamente durante 3 minutos.




5
Deje asentar, luego filtre o centrifugue la muestra.

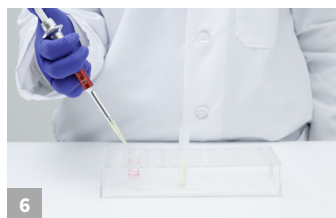

6
Añada 100 µL de extracto de muestra en el pozo de dilución rojo.




7
Añada 1000 µL de diluyente de muestra al pozo de dilución rojo y aspire y expulse el líquido con la pipeta 5 veces.

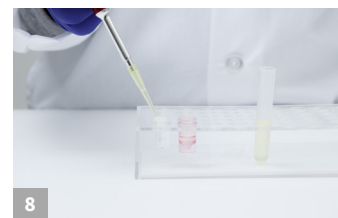


8
Transfiera 100 µL de extracto de muestra diluido en un pozo de dilución transparente.



9
Coloque una nueva tira de Reveal Q+ para DON en el pozo de muestra. Coloque el temporizador en 3 minutos.

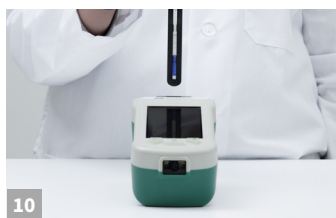


10
Inserte la tira en el cartucho para Raptor® Solo. Inserte el cartucho en el lector.

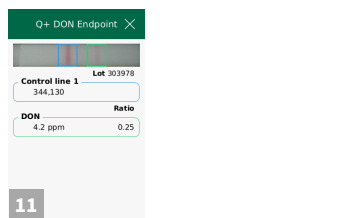

11
Los resultados aparecerán en la pantalla Solo. Se deben diluir y volver a probar las muestras superiores a 6 ppm.

Lectura de los resultados de la prueba

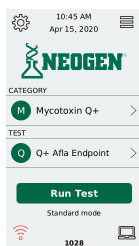

Seleccione la categoría: Mycotoxin Q+


Seleccione la prueba: Q+ DON Endpoint

Presione "Run test" (Ejecutar prueba).

Seleccione "Lot" (Lote) en la siguiente pantalla. Si no aparece en la lista, agregue el lote escaneando el código QR ubicado en el tubo del dispositivo.



Introduzca el ID de la muestra según sea necesario. Presione "Accept" (Aceptar). Inserte completamente la tira de prueba Reveal Q+ para DON Endpoint en el adaptador de cartucho etiquetado Neogen® con el extremo de la muestra primero. Inserte el cartucho en la pista del lector Solo; el sistema realizará la lectura de forma automática.

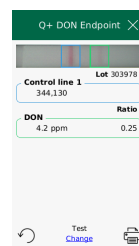

Los resultados se mostrarán en la unidad. Se deben diluir y volver a probar las muestras superiores a 6 ppm. Para leer la siguiente tira de prueba, presione "Change" (Cambiar) en la parte inferior de la pantalla. Esto permitirá al usuario introducir el siguiente ID de muestra. Presione "Accept" (Aceptar) e inserte el cartucho que contiene la siguiente tira de prueba.



Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite neogen.com

Reveal® Q+ para DON Endpoint

Número del producto: 8375
FGIS 2021-154

Información de pedido

8375 Reveal Q+ para
DON Endpoint

9696 Lector Raptor Solo




Materiales recomendados, no incluidos

Neogen #	Descripción del artículo
9401, 9453	Molinillo agrícola o equivalente
9427	Balanza con capacidad de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Temporizador
9475	Estante para recipientes de muestras Reveal
9272, 9860	Pipeteador de 100 µl
9407, 9410	Puntas de pipeta de 1 a 200 µl
9336	Pipeteador de 500 µl fijo
9464, 9487	Puntas de pipeta de 100 a 1000 µl
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Jeringas para filtro
-	Agua destilada o desionizada
9428	Recipientes para recolección de muestras
9421, 9428	Tubos para recolección de muestras con tapas
9447	Cilindro graduado de 50 ml
9696	Lector Raptor Solo

Realice pruebas con confianza

Reveal® Q+ para DON Endpoint de Neogen® es una prueba de flujo lateral cuantitativa fácil de usar que brinda precisión sin igual en solo tres minutos. Este ensayo se creó para que se realice su lectura en la plataforma Raptor® Solo utilizando el track en modo estándar. El formato Endpoint está diseñado para su uso cuando se necesite un aumento en la salida de flujo de trabajo.

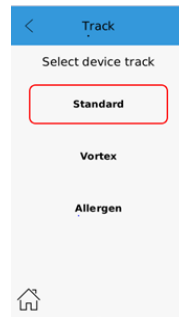

Para acceder al programa en modo estándar: Seleccione el icono “Settings” (Configuración) en la esquina superior izquierda en el menú principal. Seleccione “Track replacement” (Reemplazo del track).

Vuelva a la pantalla de inicio presionando el icono inicio en la esquina inferior izquierda. Inserte la herramienta reemplazo del track con la flecha apuntando hacia usted en el track de la unidad.

Tire hacia arriba con cuidado para extraer el track. Inserte el track de prueba Endpoint estándar en la unidad (track con el punto azul sobre el lado derecho).

