

Reveal® Q+ para DON Endpoint

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para Endpoint de DON
25 frascos de diluição de amostra
25 frascos de diluição de amostra vermelhos
01 frasco de diluente de amostra

Número do produto: 8375

Limite: 0,3–6 ppm

Tempo do teste: 3 minutos

Para fazer o pedido, ligue para 800.234.5333 ou acesse neogen.com

Procedimento



1 Prepare-se inserindo o código QR encontrado no cartão de código QR no leitor Solo.



2 Obtenha uma amostra representativa. Moa e pese 10 g da amostra.




3 Adicione 100 mL de água destilada ou deionizada ao frasco de amostra.




4 Agite vigorosamente por 3 minutos.




5 Deixe descansar, em seguida filtre ou centrifuge a amostra.

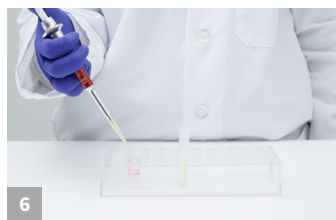

6 Adicione 100 µL de extrato de amostra ao frasco de diluição vermelho.

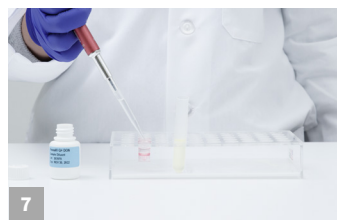

7 Adicione 1000 µL de diluente de amostra ao frasco de diluição vermelho e misture para cima e para baixo por 5 vezes.

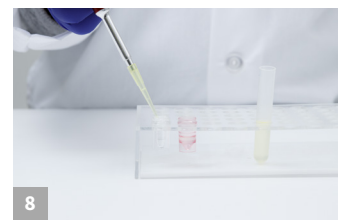


8 Transfira 100 µL de extrato de amostra diluída ao frasco de diluição transparente.



9 Coloque uma nova tira Reveal Q+ para DON no frasco de amostra. Marque o cronômetro para 3 minutos.




10 Insira a tira no cartucho do Raptor® Solo. Insira o cartucho no leitor.

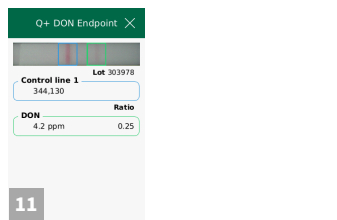

11 Os resultados mostrados na tela do Solo. Amostras acima de 6 ppm devem ser diluídas e testadas novamente.

Leitura dos resultados do teste

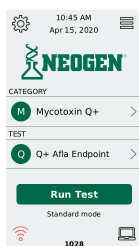

Selecione a categoria: Micotoxina Q+


Selecione o teste: Reveal Q+ DON Endpoint

Pressione executar teste.

Na tela seguinte, selecione o lote. Se não estiver listado, adicione o lote escaneando o QR code localizado no tubo do dispositivo.



Insira o ID da amostra conforme necessário — pressione aceitar. Insira completamente a tira de teste de Reveal Q+ para DON Endpoint no adaptador de cartucho etiquetado Neogen® com a extremidade da amostra primeiro. Insira o cartucho na trilha do leitor Solo — o sistema será lido automaticamente.

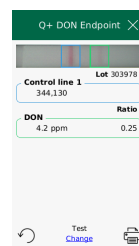

Os resultados são exibidos na unidade. Amostras acima de 6 ppm devem ser diluídas e testadas novamente. Para ler a próxima tira de teste, pressione alterar na parte inferior da tela — isso permite que o usuário insira o próximo ID de amostra. Pressione aceitar e insira o cartucho que contém a próxima tira de teste.



Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou
acesse neogen.com

Reveal® Q+ para DON Endpoint

Número do produto: 8375
FGIS 2021-154

Informações sobre pedidos

8375 Reveal Q+ para
DON Endpoint

9696 Leitor Raptor Solo




Materiais recomendados, Não fornecidos

Neogen #	Descrição do item
9401, 9453	Moinho ou equivalente
9427	Balança com capacidade de pesagem 5–50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte de frasco de amostra do Reveal
9272, 9860	Pipetador de 100 µL
9407, 9410	Ponteiras de 1–200 µL
9336	Pipetador de 500 µL fixo
9464, 9487	Ponteiras de 100–1.000 µL
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos de microcentrífuga
9420	Seringas com filtro
–	Água destilada ou deionizada
9428	Frascos de coleta de amostra
9421, 9428	Tubos de coleta de amostra com tampa
9447	Proveta graduada de 50 mL
9696	Leitor Raptor Solo

Teste com confiança

O Reveal® Q+ para DON Endpoint da Neogen® é um teste de fluxo lateral quantitativo fácil de usar que fornece precisão inigualável em apenas três minutos. Esse ensaio é criado para ser lido na Plataforma Raptor® Solo utilizando a faixa do modo padrão. O formato do Endpoint é projetado para uso quando necessário um maior fluxo de trabalho de fluxo de trabalho.

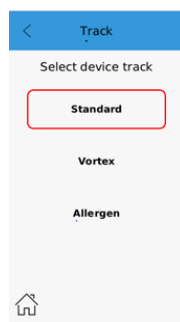

Para acessar o programa do modo padrão: No menu principal, selecione o ícone de configurações no canto superior esquerdo. Selecione substituição de faixa.

Retorne à tela inicial pressionando o ícone de início no canto inferior esquerdo. Insira a ferramenta de substituição da faixa com a seta voltada para você na faixa na unidade.

Puxe com cuidado para retirar a faixa. Insira a faixa de teste de Endpoint padrão na unidade (faixa com o ponto azul do lado direito).

