

# Reveal® Q+ para Aflatoxina Endpoint

DESCARGUE Y LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para aflatoxina Endpoint  
25 recipientes de dilución de muestras rojos  
25 recipientes de dilución de muestras transparentes  
01 frasco de diluyente de muestras

## Número del producto: 8075

Umbral: de 3 a 100 ppb  
Tiempo de la prueba: 6 minutos

Llame al 800.234.5333 para pedirlo o ingrese a [neogen.com](http://neogen.com).

## Procedimiento



1 Prepare introduciendo el código QR en el lector Raptor® Solo.



2 Obtenga una muestra representativa. Pulverice y tome una muestra de 10 g.



3 Agregue 50 ml de etanol al 65 % a la muestra.




4 Agite enérgicamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.




5 Deje asentar, luego filtre o centrifugue la muestra.



6 De manera alternativa, puede tomar una muestra con pipeta en un tubo para microcentrifuga y centrifugar durante 1 minuto.

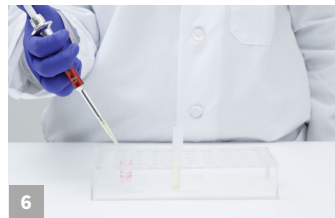

7 Añada 500 µl de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y aspire y expulse el líquido con la pipeta 5 veces.

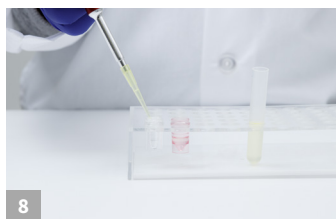


8 Transfiera 100 µl de extracto de muestra diluido en un recipiente de muestra.



9 Coloque una nueva tira de Reveal Q+ para aflatoxina en el recipiente de muestra. Coloque el temporizador en 6 minutos.




10 Inserte la tira en el cartucho para Raptor Solo. Inserte el cartucho en el lector.

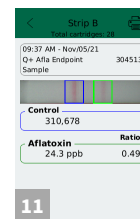

11 Los resultados aparecerán en la pantalla Solo. Se deben diluir y volver a probar las muestras superiores a 100 ppb.

## Lectura de los resultados de la prueba

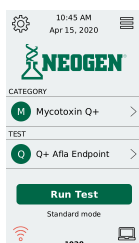

Seleccione la categoría: Mycotoxin Q+


Seleccione la prueba: Q+ Afla Endpoint

Presione "Run test" (Ejecutar prueba).

Seleccione "Lot" (Lote) en la siguiente pantalla. Si no aparece en la lista, agregue el lote escaneando el código QR ubicado en el tubo del dispositivo.



Introduzca el ID de la muestra según sea necesario. Presione "Accept" (Aceptar). Inserte completamente la tira de prueba Reveal Q+ para aflatoxinas Endpoint en el adaptador de cartucho etiquetado Neogen® con el extremo de la muestra primero. Inserte el cartucho en la pista del lector Solo; el sistema realizará la lectura de forma automática.

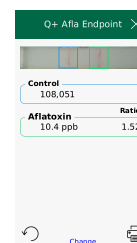

Los resultados se mostrarán en la unidad. Se deben diluir y volver a probar las muestras superiores a 100 ppb. Para leer la siguiente tira de prueba, presione "Change" (Cambiar) en la parte inferior de la pantalla. Esto permitirá al usuario introducir el siguiente ID de muestra. Presione "Accept" (Aceptar) e inserte el cartucho que contiene la siguiente tira de prueba.



Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [neogen.com](http://neogen.com)

# Reveal<sup>®</sup> Q+ para Aflatoxina Endpoint

Extracción de etanol  
Número del producto: 8075

## Información de pedido

8075 Reveal<sup>®</sup> Q+ para aflatoxina Endpoint

9696 Lector Raptor Solo




## Materiales recomendados, no incluidos

Neogen #	Descripción del artículo
9401, 9453	Molinillo agrícola o equivalente
9427	Balanza con capacidad de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Temporizador
9475	Estante para recipientes de muestras Reveal
9272, 9860	Pipeteador de 100 µl
9407, 9410	Puntas de pipeta de 1 a 200 µl
9336	Pipeteador de 500 µl fijo
9464, 9487	Puntas de pipeta de 100 a 1000 µl
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Jeringas para filtro
8073, 8074	65 % de etanol
9428	Recipientes para recolección de muestras
9421, 9428	Tubos para recolección de muestras con tapas
9696	Lector Raptor Solo

## Realice pruebas con confianza

Reveal<sup>®</sup> Q+ para aflatoxina Endpoint de Neogen<sup>®</sup> es una prueba de flujo lateral cuantitativa fácil de usar que brinda precisión sin igual en solo seis minutos. Este ensayo se creó para que se realice su lectura en la plataforma Raptor<sup>®</sup> Solo mediante la pista en modo estándar. El formato Endpoint está diseñado para su uso cuando se necesite un aumento en la salida de flujo de trabajo.

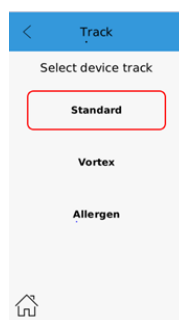

Para acceder al programa en modo estándar: Seleccione el icono “Settings” (Configuración) en la esquina superior izquierda en el menú principal. Seleccione “Track replacement” (Reemplazo de pista).

Vuelva a la pantalla de inicio presionando el icono inicio en la esquina inferior izquierda. Inserte la herramienta reemplazo de pista con la flecha apuntando hacia usted en la pista de la unidad.

Tire hacia arriba con cuidado para extraer la pista. Inserte la pista de prueba Endpoint estándar en la unidad (pista con el punto azul sobre el lado derecho).

