

REVEAL® MAX PARA AFLATOXINAS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba
25 recipientes para muestra
01 frasco de diluyente de muestra
Instrucciones de uso del kit
25 sobres MAX 1 para extracción acuosa

Número de producto: 8018

Umbral: 20 ppb


Tiempo de la prueba: 3 minutos

Reactividad cruzada: Aflatoxinas B₁, B₂, G₁, G₂

Matriz: Maíz y trigo

Llame al +1 (800) 234-5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento

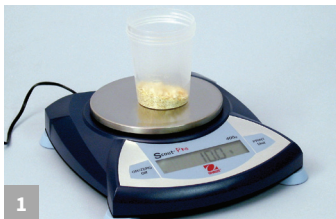

1 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.



2 Añada el contenido de un sobre MAX 1 a la muestra.



3 Añada 50 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.



4 Agite vigorosamente la muestra durante 1 minuto o mezcle durante 1 minuto.



5 Deje reposar la muestra.




6 Filtre la muestra con un jeringa de filtración o un papel de filtro Whatman n.º 4.



7 Añada 200 µL de extracto de muestra al recipiente para muestra y mezcle 3 veces.



8 Añada 100 µL de diluyente de muestra a un recipiente para muestra.

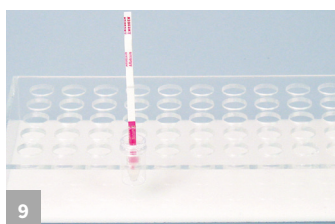

9 Coloque una nueva tira Reveal MAX para Aflatoxinas en un recipiente para muestra. Configure el cronómetro para 3 minutos.



Lea visualmente sosteniendo la tira a la altura de la línea de visión. La tira se debe leer antes de 30 segundos después de finalizar la incubación de 3 minutos.

Negativa (menos de 20 ppb): la muestra se puede interpretar en cuanto haya dos líneas visibles (1-2 minutos).

Positiva (más de 20 ppb): la muestra se debe interpretar a los 3 minutos. No hay una línea visible en la zona de prueba, pero sí una línea visible en la zona de control.

Llame al +1 (800) 234-5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Reveal® MAX para Aflatoxinas

Número de producto: 8018

Información para hacer pedidos

8018 Reveal® MAX para Aflatoxinas

Materiales recomendados pero no suministrados

Artículo de NEOGEN	Descripción del Producto
9401 y 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5–50 g ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9427	Balanza capaz de pesar 5–50 g ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9272 y 9860	Pipeta, 100 µL
9407 y 9410	Puntas para pipeta de 1–200 µL
9336	Pipeta automática de 500 µL, volumen fijo
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Jeringas de filtración
9428	Recipientes de recolección de muestra
–	Agua destilada

Prueba de evaluación simple y rápida

En su calidad de líder comprobado de la industria, NEOGEN® continúa ofreciendo soluciones innovadoras para los productores de alimentos y piensos. NEOGEN tiene la oferta más amplia de productos y cuenta con soporte técnico disponible las 24 horas.

- Resultados en un tiempo muy corto
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Interpretación visual

