

REVEAL® MAX PARA AFLATOXINA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.




Materiais fornecidos:

25 tiras de teste
25 recipientes de amostra
01 frasco de diluente de amostra
Kit de instruções
25 pacotes MAX 1 para extração aquosa

Número do produto: 8018

Faixa: 20 ppb
Tempo de teste: 3 minutos
Reatividade cruzada: Aflatoxina B₁, B₂, G₁, G₂
Matriz: Milho e trigo
Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou
acesse NEOGEN.com

Procedimento

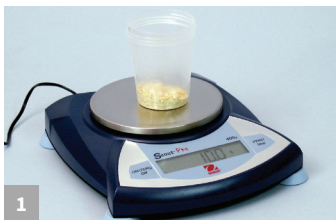

1 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.



2 Adicione à amostra o conteúdo de 1 pacote de MAX 1



3 Acrescente à amostra 50 mL de água destilada ou deionizada.



4 Agite vigorosamente durante 1 minuto ou misture por 1 minuto.



5 Aguarde a amostra assentar.




6 Filtre a amostra usando uma seringa com filtro ou um papel de filtro Whatman n°4



7 Acrescente 200 µL do extrato de amostra ao recipiente de amostra e misture por 3 vezes.



8 Acrescente 100 µL de diluente de amostra ao recipiente de amostra.

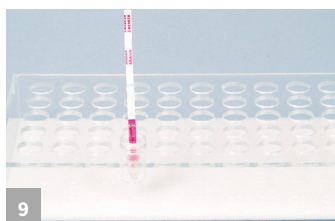

9 Coloque uma tira nova de Reveal MAX para aflatoxina dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 3 minutos.



Leia visualmente, mantendo a tira na linha de visão. É necessário ler a tira nos 30 segundos após a incubação de 3 minutos.

Negativo (abaixo de 20 ppb): a amostra pode ser interpretada assim que duas linhas estiverem visíveis (1 a 2 minutos).

Positivo (acima de 20 ppb): a amostra deve ser interpretada em 3 minutos. Sem linha visível na zona de teste, mas uma linha visível na zona de controle.



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal® MAX para aflatoxina

Número do produto: 8018

Informações para pedidos

8018 Reveal® MAX para aflatoxina

Materiais Recomendados, mas Não Fornecidos

Item NEOGEN	Descrição do Item
9401, 9453	Triturador Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9272, 9860	Pipetador, 100 µL
9407, 9410	Ponteiras para pipeta 1–200 µL
9336	Pipetador 500 µL fixo
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Seringas com filtro
9428	Recipientes para coleta de amostra
-	Água destilada

Teste de rastreamento simples e rápido

Como líder reconhecido no setor, a NEOGEN® continua a oferecer soluções inovadoras para os produtores de alimentos e rações. A NEOGEN tem a mais ampla oferta de produtos, além de suporte técnico disponível 24 horas por dia.

- Rapidez no tempo até o resultado
- Armazenamento em temperatura ambiente
- Interpretação visual

