

# Reveal® Q+ para DON

DESCARGUE Y LEA COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materiales proporcionados:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para DON  
25 recipientes de dilución de muestra rojos  
25 recipientes de muestra transparentes  
02 botellas de diluyente de muestra

## Número de producto: 8385

Umbral: 0.3–30 ppm

Tiempo: 3 minutos

Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [Neogen.com](http://Neogen.com)

## Procedimiento



1 Introduzca el código QR en el lector Raptor®.



2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.




3 Añada 100 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.\*




4 Agite vigorosamente por 3 minutos o licue por 1 minuto.



5 Deje reposar, filtre o centrifugue, recolecte un mínimo de 3 mL de filtrado.

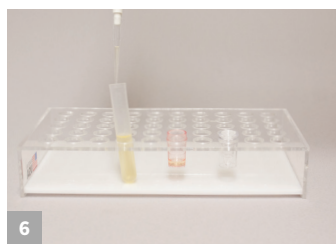


6 Añada 100 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo.

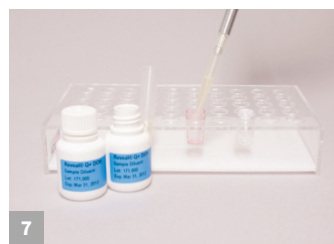

7 Añada 1000 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo. Mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.



8 Inserte la tira en el cartucho Raptor.

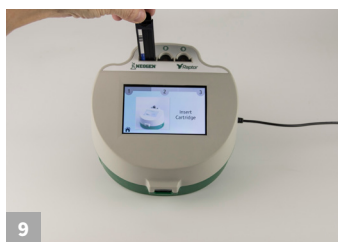

9 Inserte el cartucho en el lector Raptor.



10 Añada 400 µL de muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor. El lector se iniciará automáticamente.



11 Los resultados se muestran en el lector Raptor.

\*Las muestras superiores a 6 ppm necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente.



Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite Neogen.com

# Reveal<sup>®</sup> Q+ para DON

Número de Producto: 8385

## Información para hacer pedidos

8385 Reveal Q+ para DON

9680 Sistema Raptor

9681 Cartuchos Raptor



## Materiales recomendados, no incluidos

Neogen #	Descripción de artículo
9428, 9428B	Recipientes para recolección de muestra con tapas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para recolección de muestra con tapas
9420, 9429, 9519	Jeringuillas con filtro, papel de filtro Whatman #4 o equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos de microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora o cilindro graduado
9401, 9453	Trituradora Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5–50 gramos $\pm$ 0.1 g
9426, 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para recipientes de muestra Reveal
9463	Pipeteador, 100–1000 $\mu$ L
9464, 9487	Puntas de pipeta, 100–1000 $\mu$ L
9693	Pipeteador, 400 $\mu$ L
–	Agua destilada o desionizada

## Prueba con confianza

Neogen<sup>®</sup> presenta Reveal<sup>®</sup> Q+ MAX para DON, una prueba cuantitativa de flujo lateral, fácil de usar, que proporciona una precisión incomparable en solo 3 minutos.

Reveal Q+ para DON es el producto de la tecnología innovadora de Neogen que produce resultados cuantitativos precisos y reproducibles.

El lector Raptor<sup>®</sup> le permite al usuario simplemente añadir muestras e irse - el instrumento controla el volumen, la temperatura y el tiempo de su ensayo. El sistema le permite ejecutar tres muestras a la vez.

- Simple extracción a base de agua
- Rápido tiempo para resultados
- Superior reactividad cruzada

