

BETASTAR® PARA ANTIBIÓTICOS EN LÁCTEOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 viales de plástico
25 pipetas desechables
01 envase con 25 tiras de prueba

Número de producto:

BetaStar S para sulfonamidas (BSSULFA)


BetaStar S para quinolonas (BSQUIN)

Llame al 1.800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com


Procedimiento de incubación




1 Mezcle la muestra de leche.

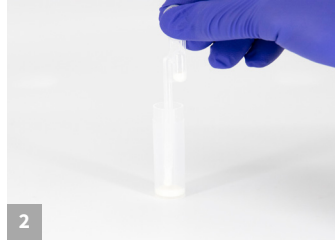


2 Transfiera con pipeta 0.4 mL de la muestra de leche al fondo del vial.

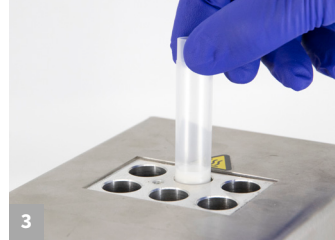


3 Coloque el vial en el bloque calentador.

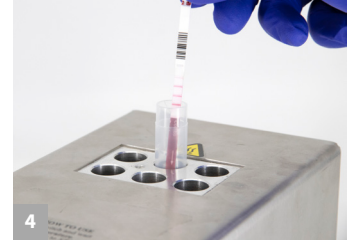

4 Coloque la tira de prueba en el vial ubicado en el bloque calentador. Incube durante 5 minutos a 47.5 ± 1 °C.

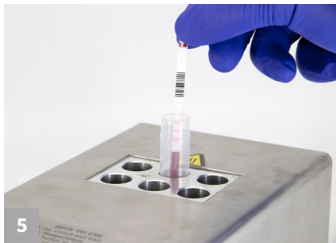


5 Después de incubar 5 minutos, extraiga la tira de prueba del vial.

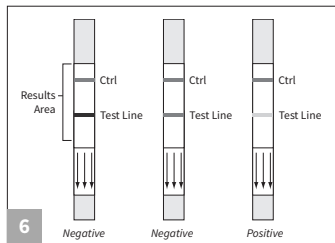

6 Compare de inmediato las intensidades de las líneas de prueba con la intensidad de la línea de control. Si la intensidad es mayor que o igual a la de la línea de control, el resultado de la leche es negativo para la presencia del antibiótico. Si la intensidad es menor que la intensidad de la línea de control, el resultado de la muestra de leche es negativo para la presencia del antibiótico.

Proceda ahora con el paso 6 para la Interpretación visual o con el paso 7 para el Procedimiento de punto final de Raptor Solo.

Procedimiento de punto final de Raptor Solo

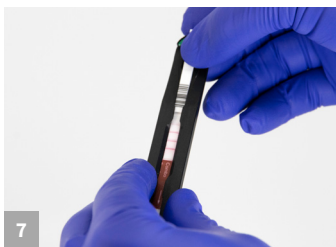

7 Coloque la tira de prueba en el soporte para tiras de prueba de Raptor Solo.



8 Seleccione la categoría de prueba de antibióticos en productos lácteos (Dairy antibiotics), la prueba y el número de lote en la pantalla.



9 Inserte el soporte que contiene la tira de prueba en el lector de Raptor Solo y seleccione Ejecutar la prueba (Run test).



10 Los resultados aparecerán en la pantalla de Raptor Solo después de analizar la prueba.



BETASTAR® PARA ANTIBIÓTICOS EN LÁCTEOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:


- 25 viales de plástico
- 25 pipetas desechables
- 01 envase con 25 tiras de prueba

Número de producto:


- BetaStar S para sulfonamidas (BSSULFA)
- BetaStar S para quinolonas (BSQUIN)

Llame al 1.800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento de Raptor

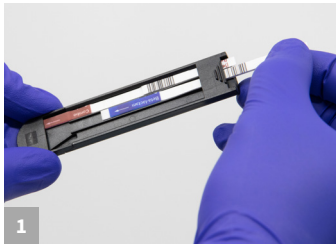

1 Inserte la tira de prueba en cualquiera de las ranuras disponibles del cartucho Raptor.

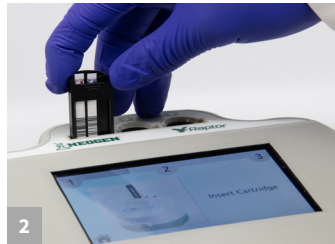


2 Inserte el cartucho Raptor que contiene la tira de prueba en cualquiera de los tres puertos de la plataforma de análisis integrado Raptor o en el puerto único de Raptor Solo.



3 Ingrese la ID de la muestra; para ello, escanee el código QR o use el teclado en pantalla.



4 Mezcle la muestra de leche antes de colocar la muestra en el cartucho.

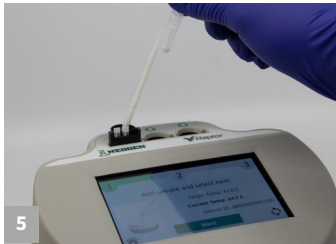

5 Agregue con pipeta lentamente 0.4 mL de la muestra de leche en a parte posterior del cartucho. Pulse Siguiente (Next). El análisis se realizará automáticamente.



6 Luego de 5 minutos de incubación, los resultados aparecerán en la pantalla de Raptor.

