

REVEAL® MAX PARA AFLATOXINAS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba
25 recipientes para muestra
01 frasco de diluyente de muestra
Instrucciones de uso del kit
25 sobres MAX 1 para extracción acuosa

Número de producto: 8018

Umbral: 20 ppb


Tiempo de la prueba: 3 minutos

Reactividad cruzada: Aflatoxinas B₁, B₂, G₁, G₂

Matriz: Maíz y trigo

Llame al +1 (800) 234-5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com


Procedimiento

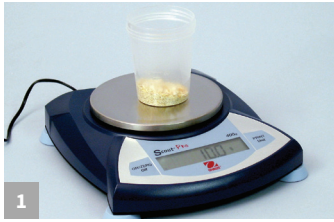

1 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.



2 Añada el contenido de un sobre MAX 1 a la muestra.

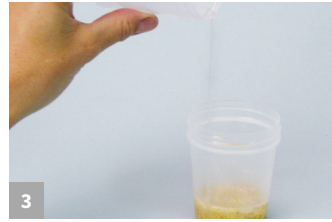


3 Añada 50 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.



4 Agite vigorosamente la muestra durante 1 minuto o mezcle durante 1 minuto.



5 Deje reposar la muestra.

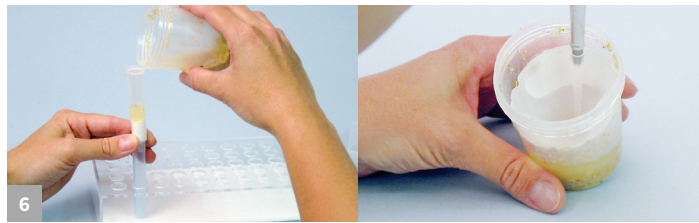


6 Filtre la muestra con un jeringa de filtración o un papel de filtro Whatman n.º 4.



7 Añada 200 µL de extracto de muestra al recipiente para muestra y mezcle 3 veces.



8 Añada 100 µL de diluyente de muestra a un recipiente para muestra.

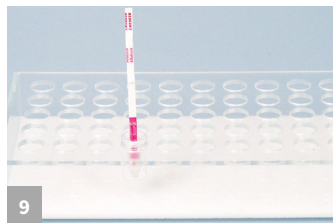

9 Coloque una nueva tira Reveal MAX para Aflatoxinas en un recipiente para muestra. Configure el cronómetro para 3 minutos.



Lea visualmente sosteniendo la tira a la altura de la línea de visión. La tira se debe leer antes de 30 segundos después de finalizar la incubación de 3 minutos.

Negativa (menos de 20 ppb): la muestra se puede interpretar en cuanto haya dos líneas visibles (1-2 minutos).

Positiva (más de 20 ppb): la muestra se debe interpretar a los 3 minutos. No hay una línea visible en la zona de prueba, pero sí una línea visible en la zona de control.

Llame al +1 (800) 234-5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Reveal® MAX para Aflatoxinas

Número de producto: 8018

Información para hacer pedidos

8018 Reveal® MAX
para Aflatoxinas
9680 Plataforma Raptor®
9681 Cartuchos Raptor



Materiales recomendados pero no suministrados

Artículo de NEOGEN	Materiales de extracción
9401 y 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 gramos ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9272 y 9860	Pipeta, 100 µL
9407 y 9410	Puntas para pipeta de 1-200 µL
9336	Pipeta automática de 500 µL, volumen fijo
9680	Sistema Raptor
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Jeringas de filtración
9428	Recipientes de recolección de muestra
-	Agua destilada

Prueba de evaluación simple y rápida

En su calidad de líder comprobado de la industria, NEOGEN® continúa ofreciendo soluciones innovadoras para los productores de alimentos y piensos. NEOGEN tiene la oferta más amplia de productos y cuenta con soporte técnico disponible las 24 horas.

- Resultados en un tiempo muy corto
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Interpretación visual

