

# REVEAL® MAX PARA AFLATOXINA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.




## Materiais fornecidos:

25 tiras de teste  
25 recipientes de amostra  
01 frasco de diluente de amostra  
Kit de instruções  
25 pacotes MAX 1 para extração aquosa

## Número do produto: 8018

Faixa: 20 ppb  
Tempo de teste: 3 minutos  
Reatividade cruzada: Aflatoxina B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>  
Matriz: Milho e trigo  
Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou  
acesse [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimento

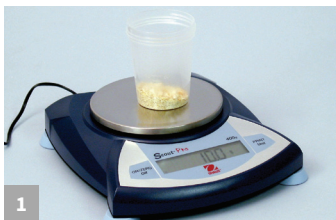

1 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.



2 Adicione à amostra o conteúdo de 1 pacote de MAX 1



3 Acrescente à amostra 50 mL de água destilada ou deionizada.



4 Agite vigorosamente durante 1 minuto ou misture por 1 minuto.



5 Aguarde a amostra assentar.




6 Filtre a amostra usando uma seringa com filtro ou um papel de filtro Whatman nº4



7 Acrescente 200 µL do extrato de amostra ao recipiente de amostra e misture por 3 vezes.



8 Acrescente 100 µL de diluente de amostra ao recipiente de amostra.

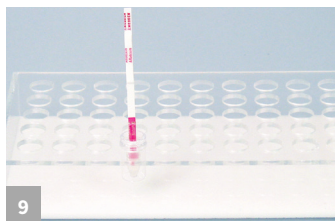

9 Coloque uma tira nova de Reveal MAX para aflatoxina dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 3 minutos.



Leia visualmente, mantendo a tira na linha de visão. É necessário ler a tira nos 30 segundos após a incubação de 3 minutos.

Negativo (abaixo de 20 ppb): a amostra pode ser interpretada assim que duas linhas estiverem visíveis (1 a 2 minutos).

Positivo (acima de 20 ppb): a amostra deve ser interpretada em 3 minutos. Sem linha visível na zona de teste, mas uma linha visível na zona de controle.

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

# Reveal® MAX para aflatoxina

Número do produto: 8018

## Informações para pedidos

8018 Reveal® MAX  
para aflatoxina  
9680 Plataforma Raptor®  
9681 Cartuchos Raptor



## Materiais Recomendados, mas Não Fornecidos

Item Neogen	Materiais de extração
9401, 9453	Triturador Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9272, 9860	Pipetador, 100 µL
9407, 9410	Ponteiras para pipeta 1-200 µL
9336	Pipetador 500 µL fixo
9680	Sistema Raptor
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Seringas com filtro
9428	Recipientes para coleta de amostra
-	Água destilada

## Teste de rastreamento simples e rápido

Como líder reconhecido no setor, a Neogen® continua a oferecer soluções inovadoras para os produtores de alimentos e rações. A Neogen tem a mais ampla oferta de produtos, além de suporte técnico disponível 24 horas por dia.

- Rapidez no tempo até o resultado
- Armazenamento em temperatura ambiente
- Interpretação visual

