

REVEAL® Q+ PARA FUMONISINA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para fumonisina
25 recipientes vermelhos de diluição de amostra
25 recipientes transparentes de amostra
01 frasco de diluente de amostra
Instruções de uso do kit

Número do produto: 8885

Faixa:

0,3–6 ppb

Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor Raptor® Solo



2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g




3 Acrescente à amostra 50 mL de etanol a 65%



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto



5 Aguarde precipitar e depois filtre ou centrifugue a amostra

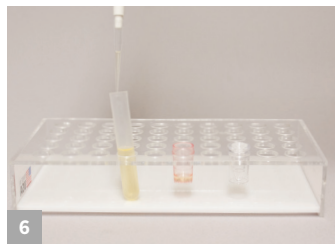

6 Acrescente 200 µL de extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição



7 Acrescente 400 µL do diluente de amostra ao frasco vermelho de diluição e misture 5 vezes




8 Coloque a tira no cartucho Raptor



9 Coloque o cartucho no leitor Raptor Solo



10 Acrescente 400 µL da amostra do frasco vermelho de diluição na parte de trás do cartucho Raptor. A leitura começará automaticamente

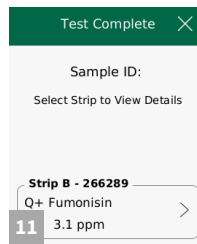

11 Os resultados são mostrados no leitor Raptor Solo
Observação: amostras acima de 6 ppm precisam ser diluídas e testadas novamente



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal[®] Q+

para fumonisina

Número do produto: 8885

Informações para pedidos

8885 Reveal[®] Q+
para fumonisina
9696 Plataforma Raptor Solo
9681 Cartuchos Raptor



Materiais recomendados, mas não fornecidos

| Item NEOGEN | Materiais de extração |
|------------------|--|
| 9428, 9428B | Recipientes para coleta de amostra com tampa, 125 mL |
| 9330 | Minicentrífuga |
| 9172 | Tubos para microcentrífuga |
| 9448, 9447 | Bomba dispensadora ou proveta |
| 9401, 9453 | Triturador Agri-Grind ou equivalente |
| 9427 | Balança capaz de pesar de 5 a 50 g \pm 0,1 g |
| 9426, 9452 | Cronômetro |
| 8073, 8074 | Solução de etanol 65% |
| 9421, 9421B | Tubos de coleta para amostra com tampa |
| 9420, 9429, 9519 | Seringas com filtro, filtro de papel Whatman #4 ou equivalente |
| 9475 | Suporte para recipientes de amostra Reveal |
| 9463 | Pipetador, 100–1000 μ L |
| 9693 | Pipetador, 400 μ L |
| 9464, 9487 | Ponteiras de pipeta, 100–1000 μ L |
| — | Água destilada ou deionizada |

Teste com confiança

Reveal[®] Q+ para fumonisina da Neogen[®], um teste quantitativo de fluxo lateral e fácil de usar que oferece precisão inigualável em apenas 6 minutos.

O leitor Raptor[®] permite que o usuário simplesmente adicione a amostra e deixe que o aparelho faça o restante! O aparelho controla o volume, a temperatura e o tempo do seu ensaio. O sistema permite que você teste três amostras ao mesmo tempo.

- Procedimento simples — é só colocar a amostra
- Resultado rápido
- Elimina erros operacionais

