



# REVEAL<sup>®</sup> Q+ MAX PARA DON

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

## Materiales proporcionados:

- 25 tiras de prueba Reveal Q+ MAX para DON
- 25 recipientes de dilución de muestra rojos
- 25 recipientes de muestra transparentes
- 02 bottle of sample diluent
- 25 paquetes de extracción acuosa MAX 1
- Kit instructions for use

Número de producto: 8388

Umbral: 0.3–6 ppm

Tiempo: 3 minutos

Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimiento



1 Introduzca el código QR en el lector Raptor<sup>®</sup>.



2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 gramos.




3 Añada el contenido de un paquete MAX 1 a la muestra.




4 Añada 50 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.



5 Agite vigorosamente por 3 minutos o licue por 1 minuto.

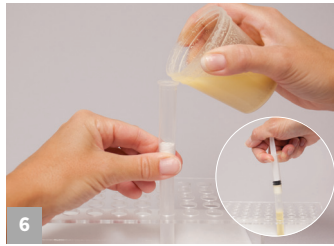

6 Deje reposar, filtre y recolecte un mínimo de 3 mL de filtrado.

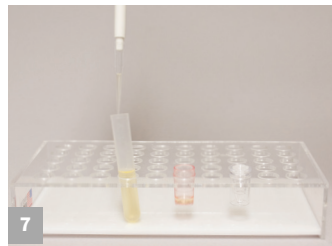

7 Añada 100 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo.



8 Añada 1000 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.



9 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



10 Inserte el cartucho en el lector Raptor.



11 Añada 400 µL de muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor. El lector se iniciará automáticamente.



12 Los resultados se muestran en el lector Raptor. **Nota:** Las muestras superiores a 6 ppb necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente



Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

# Reveal<sup>®</sup> Q+ MAX para DON

Número de producto: 8388

## Información para hacer pedidos

8388 Reveal<sup>®</sup> Q+ MAX  
para DON

9680 Sistema Raptor

9681 Cartuchos Raptor



## Materiales recomendados no incluidos

Artículo de NEOGEN	Materiales de extracción
9428, 9428B	Recipientes para recolección de muestra con tapas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para recolección de muestra con tapas
9420, 9429, 9519	Jeringuillas con filtro, papel de filtro Whatman #4 o equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos de microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora o cilindro graduado
9401, 9453	Trituradora Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5–50 gramos $\pm$ 0.1 g
9426, 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para recipientes de muestra Reveal
9463	Pipeteador, 100–1000 $\mu$ L
9464, 9487	Puntas de pipeta, 100–1000 $\mu$ L
9693	Pipeteador, 400 $\mu$ L
—	Agua destilada o desionizada
8089	Paquetes de extracción acuosa MAX 1

## Prueba con confianza

NEOGEN presenta Reveal Q+ MAX para DON, una prueba cuantitativa de flujo lateral, fácil de usar, que proporciona una precisión incomparable en solo 3 minutos. La nueva extracción acuosa común de la prueba permite a los probadores usar una sola extracción y analizar cualquiera de los 6 kits para micotoxinas, ahorrando tiempo en el proceso de extracción. La innovadora tecnología del kit para DON produce resultados precisos y reproducibles.

El lector Raptor le permite al usuario simplemente añadir muestras e irse - el instrumento controla el volumen, la temperatura y el tiempo de su ensayo. El sistema le permite ejecutar tres muestras a la vez.

- **Simple** extracción a base de agua
- **Rápido** tiempo para resultados
- **Superior** reactividad cruzada

