



# REVEAL® Q+ MAX PARA DON

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.

## Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal Q+ MAX DON  
25 recipientes vermelhos para diluição de amostras  
25 recipientes de amostras transparentes  
02 frasco com diluente da amostra  
25 embalagens de extração aquosa MAX 1  
Instruções de uso do kit

**Número de producto: 8388**

**Limite:** 0.3–6 ppm com diluições


**Tempo:** 3 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimento



1 Insira o código QR no leitor Raptor®

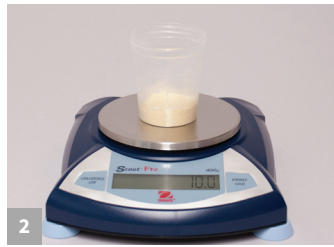

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese 10 gramas da amostra




3 Adicione na amostra o conteúdo de 1 pacote de MAX 1




4 Adicione 50 mL de água destilada ou deionizada na amostra




5 Agite vigorosamente por 3 minutos, ou misture por 1 minuto

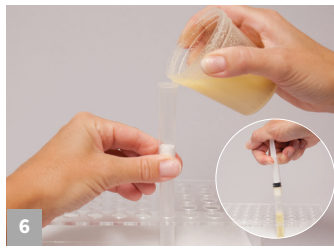

6 Deixe decantar e filtre coletando um mínimo de 3 mL do filtrado

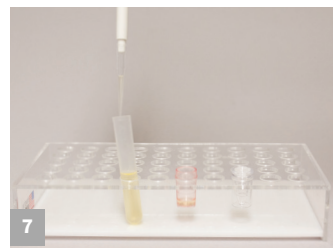

7 Adicione 100 µL do extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição

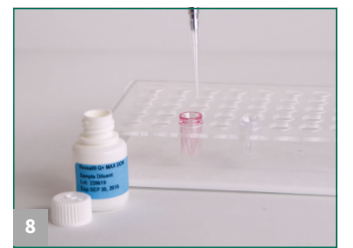

8 Adicione 1000 µL do diluente da amostra ao recipiente vermelho de diluição e misture para cima e para baixo 5 vezes



9 Insira a tira no suporte Raptor



10 Insira o suporte no leitor Raptor



11 Adicione 400 µL da amostra no recipiente vermelho de diluição na parte de trás do suporte Raptor. O leitor será iniciado automaticamente



12 Resultados mostrados no leitor Raptor **Obs.:** Amostras acima de 6 ppm devem ser diluídas e testadas novamente



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

# Reveal<sup>®</sup> Q+ MAX para DON

Número de producto: 8388

## Informações para pedidos

8388 Reveal<sup>®</sup> Q+ MAX  
para DON  
9680 Sistema Raptor  
9681 Suportes Raptor



## Materiais recomendados, porém não fornecidos

Item NEOGEN	Materiais de extração
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampas 125 ml
9421, 9421B	Tubos para coleta com tampas
9420, 9429, 9519	Filtro seringa, papel filtro Whatman nº 4 ou equivalente
9330	Mini centrífuga
9172	Tubos para micro centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5–50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes Reveal
9463	Pipetador 100–1000 µL
9464, 9487	Ponteiras 100–1000 µL
9693	Pipetador 400 µL
—	Água destilada ou deionizada
8089	Pacotes de extração aquosa MAX 1

## Teste com confiança

A NEOGEN apresenta o Reveal Q+ MAX para DON, um teste de fluxo lateral de fácil uso e com resultados quantitativos, que fornece precisão inigualável em apenas 3 minutos. O novo teste com extração aquosa permite que os testadores usem uma única extração e analisem qualquer um dos 6 kits de micotoxinas, economizando tempo. A tecnologia inovadora do kit DON produz resultados precisos e reproduzíveis.

O leitor Raptor permite ao usuário adicionar uma amostra e ir embora. O instrumento controla o volume, temperatura e tempo do seu ensaio. O sistema permite que você execute três amostras ao mesmo tempo.

- **Simple**s extração à base de água
- Tempo de resultado **Rápido**
- Reatividade cruzada **Superior**

