

REVEAL® Q+ PARA FUMONISINAS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para Fumonisin
25 recipientes rojos de dilución de muestra
25 recipientes transparentes de muestra
01 frasco de diluyente de muestra
Instrucciones de uso del kit

Número de producto: 8885

Umbral:

0.3-6 ppb


Tiempo de la prueba: 6 minutos

Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR en el lector Raptor®.

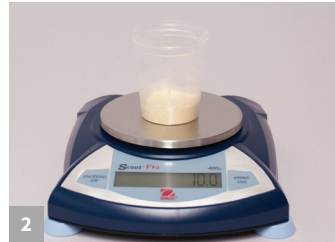

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.




3 Agregue 50 mL de etanol al 65 % a la muestra.



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.



5 Permita que se sedimente y después filtre recogiendo un mínimo de 3 mL de filtrado

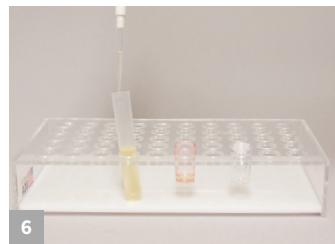

6 Agregue 200 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo.



7 Agregue 400 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces.



8 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



9 Inserte el cartucho en el lector Raptor.



10 Añada 400 µL de la muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor. El lector inicia automáticamente.



11 Los resultados se muestran en el lector Raptor
Nota: las muestras superiores a 6 ppm se deben diluir y volver a evaluar




Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Reveal[®] Q+ para Fumonisin

Número de producto: 8885

Información para hacer pedidos

8885 Reveal[®] Q+
para Fumonisin
9680 Plataforma Raptor
9681 Cartuchos Raptor

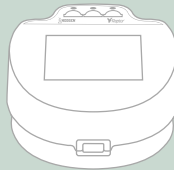

Materiales recomendados no incluidos

Artículo de NEOGEN	Materiales de extracción
9428 y 9428B	Recipientes de recolección de muestra con tapa, 125 mL
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos para microcentrífuga
9448 y 9447	Bomba de dosificación o probeta graduada
9401 y 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 gramos \pm 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
8073 y 8074	Solución de etanol al 65 %
9421 y 9421B	Tubos de recolección de muestra con tapas
9420, 9429 y 9519	Jeringas de filtración con papel filtro Whatman núm. 4 o equivalente
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9463	Pipeta automática, 100-1000 μ L
9693	Pipeta automática, 400 μ L
9464 y 9487	Puntas para pipeta, 100-1000 μ L
—	Agua destilada o desionizada

Prueba con confianza

Reveal[®] Q+ para Fumonisin de NEOGEN[®] es una prueba cuantitativa de flujo lateral fácil de usar que brinda una precisión sin igual en solo 6 minutos.

El lector Raptor[®] le permite al usuario simplemente agregar muestra y dejar el instrumento trabajando, el cual controla el volumen, la temperatura y el tiempo de ejecución de su análisis. El sistema le permite analizar tres muestras a la vez.

- Procedimiento simple, solo agregue muestra
- Resultados rápidos
- Elimine los errores del operador

