

REVEAL® Q+ PARA FUMONISINA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para fumonisina
25 recipientes vermelhos de diluição de amostra
25 recipientes transparentes de amostra
01 frasco de diluente de amostra
Instruções de uso do kit

Número do produto: 8885

Faixa:

0,3–6 ppb

Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor Raptor®



2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g




3 Acrescente à amostra 50 mL de etanol a 65%



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto



5 Aguarde precipitar e depois filtre coletando um mínimo de 3 mL de filtrado

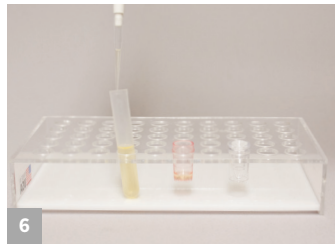

6 Acrescente 200 µl de extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição



7 Acrescente 400 µl do diluente de amostra ao frasco vermelho de diluição e misture 5 vezes



8 Coloque a tira no cartucho Raptor



9 Coloque o cartucho no leitor Raptor



10 Acrescente 400 µl da amostra do frasco vermelho de diluição na parte de trás do cartucho Raptor. A leitura começará automaticamente



11 Os resultados são mostrados no leitor Raptor
Observação: amostras acima de 6 ppm precisam ser diluídas e testadas novamente



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal[®] Q+

para fumonisina

Número do produto: 8885

Informações para pedidos

8885 Reveal[®] Q+
para fumonisina
9680 Plataforma Raptor
9681 Cartuchos Raptor



Materiais recomendados, mas não fornecidos

Item NEOGEN	Materiais de extração
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampa, 125 mL
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora ou proveta
9401, 9453	Triturador Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar de 5 a 50 g \pm 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
8073, 8074	Solução de etanol 65%
9421, 9421B	Tubos de coleta para amostra com tampa
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, filtro de papel Whatman #4 ou equivalente
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9463	Pipetador, 100–1000 μ l
9693	Pipetador, 400 μ L
9464, 9487	Ponteiras de pipeta, 100–1000 μ l
—	Água destilada ou deionizada

Teste com confiança

Reveal[®] Q+ para fumonisina da Neogen[®], um teste quantitativo de fluxo lateral e fácil de usar que oferece precisão inigualável em apenas 6 minutos.

O leitor Raptor[®] permite que o usuário simplesmente adicione a amostra e deixe que o aparelho faça o restante! O aparelho controla o volume, a temperatura e o tempo do seu ensaio. O sistema permite que você teste três amostras ao mesmo tempo.

- Procedimento simples — é só colocar a amostra
- Resultado rápido
- Elimina erros operacionais

