



SOLUCIONES DE REVEAL® Q+ PARA AFLATOXIN M₁

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Materiales incluidos:

- 25 tubos de plástico
- 25 pipetas desechables
- 01 envase con 25 tiras de prueba

Materiales necesarios, pero no incluidos:

- 9681 Cartuchos Raptor®
- 9680 Instrumento Raptor
- 9696 Instrumento Raptor Solo

Número de producto:


- Reveal Q+ para Aflatoxin M₁ (RQAFM1)
- Reveal Q+ HS para Aflatoxin M₁ (RQAFM1HS)

Llame al +1 (800) 234-5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento



1 Inserte la tira de prueba en cualquiera de las ranuras disponibles del cartucho Raptor.

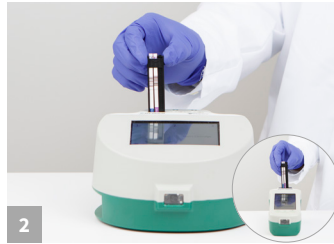


2 Inserte el cartucho que contiene la tira de prueba en cualquiera de los tres puertos de la plataforma de análisis integrado Raptor o en el puerto único de Raptor Solo.



3 Ingrese la ID de la muestra; para ello, escanee el código QR o use el teclado en pantalla.



4 Mezcle la muestra de leche antes de colocar la muestra en el cartucho.

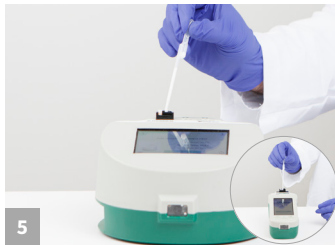

5 Agregue con pipeta lentamente 0.4 mL de la muestra de leche en la parte posterior del cartucho. Presione siguiente. El análisis se realizará automáticamente.



6 Después de 5 minutos de incubación, los resultados aparecerán en la pantalla del Raptor.

