

REVEAL® Q+ SOLUTIONS PARA AFLATOXIN M₁



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Materiais fornecidos:

25 frascos plásticos
25 pipetas descartáveis
01 recipiente com 25 tiras de teste

Materiais necessários, mas não fornecidos:

9681 Cartuchos Raptor®
9680 Instrumento Raptor
9696 Instrumento Raptor Solo

Número do produto:

Reveal Q+ para Aflatoxin M₁ (RQAFM1)
Reveal Q+ HS para Aflatoxin M₁ (RQAFM1HS)

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Insira a tira de teste em qualquer uma das aberturas disponíveis no cartucho Raptor.



2 Insira o cartucho que contém a tira de teste em qualquer uma das 3 portas da Plataforma de Análise Integrada Raptor ou na porta única do Raptor Solo.



3 Insira a identificação da amostra, fazendo a leitura do código QR ou usando o teclado na tela.



4 Misture a amostra de leite antes de adicionar a amostra ao cartucho.



5 Pipete lentamente 0,4 mL da amostra de leite para o fundo do cartucho. Pressione "next" (avançar). A análise ocorrerá automaticamente.



6 Os resultados aparecerão na tela do Raptor após uma incubação de 5 minutos.

