

REVEAL® Q+ PARA AFLATOXINA

BAIXE E LEIA AS INSTRUÇÕES DO KIT COMPLETAMENTE ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais Fornecidos:

25 Tiras de teste Reveal® Q+ para aflatoxina
25 Frascos vermelhos para diluição de amostra
25 Frascos transparentes de amostra
01 Frasco de diluente de amostra

Número do Produto: 8085

Limite: 3-100 ppb

Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor Raptor®.



2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.




3 Adicione 50 mL de etanol a 65% à amostra.



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.



5 Aguarde precipitar e depois filtre ou centrifugue a amostra.

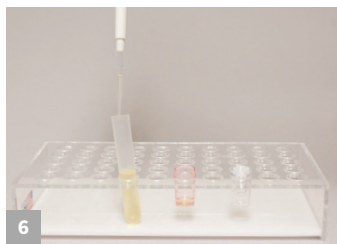

6 Adicione 100 µL do extrato da amostra a um frasco de diluição vermelho.



7 Adicione 500 µL do diluente de amostra ao frasco de diluição vermelho e faça movimentos de inversão do frasco por 5 vezes.



8 Coloque a tira de teste no cartucho Raptor.



9 Coloque o cartucho no leitor Raptor.



10 Adicione 400 µL da amostra do frasco de diluição vermelho na parte de trás do cartucho Raptor. O leitor iniciará automaticamente.



11 Resultados mostrados no leitor Raptor. Obs.: Amostras com mais de 100 ppb deverão ser diluídas e testadas novamente.



Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal® Q+

para Aflatoxina

Extração com Etanol

Número de Produto: 8085

Informações para Pedidos

8085 Reveal Q+
para aflatoxina
9680 Sistema Raptor
9681 Cartuchos Raptor



Materiais Recomendados, Não Fornecidos

NEOGEN #	Descrição do Item
8073, 8074	Solução de etanol a 65%
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para coleta de amostra com tampas
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, filtro de papel Whatman #4 ou equivalente
9330	Mini centrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes de amostra Reveal
9463	Pipetador, 100–1000 µL
9464, 9487	Ponteiras para pipeta 100–1000 µL
9693	Pipetador 400 µL fixo

Teste com Confiança

A NEOGEN apresenta o Reveal® Q+ para aflatoxina, um teste quantitativo em fluxo lateral que é fácil de usar e oferece resultados com precisão inigualável em apenas seis minutos.

Com o leitor Raptor®, você adiciona a amostra e deixa o sistema fazer o resto — o instrumento controla o volume, a temperatura e o tempo de execução do ensaio. O sistema processa convenientemente três amostras ao mesmo tempo.

- Procedimento **simples** — basta adicionar a amostra
- Tempo até o resultado **acelerado**
- **Elimine** erros do operador

