

Llame al +1.800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Reveal® Q+ MAX para T-2/HT-2

Extracción acuosa

Número de producto: 8288

Ordering Information

8288	Reveal® Q+ MAX para T-2/HT-2
9696	Sistema Raptor Solo
9681	Cartuchos Raptor



Materiales recomendados, no suministrados

NEOGEN #	Item Description
9428, 9428B	Recipientes para recolección de muestra con tapas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para recolección de muestra con tapas
9420, 9429, 9519	Jeringuillas con filtro, papel de filtro Whatman #4 o equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos de microcentrífuga
9448, 9447	Bomba dispensadora o cilindro graduado
9401, 9453	Trituradora Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5–50 gramos ± 0.1 g
9426, 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para recipientes de muestra Reveal
9463	Pipeteador, 100–1,000 µL
9464, 9487	Puntas de pipeta 100–1000 µL
9293, 9292	Puntas de pipeta 200–1000 µL
9693	Pipeteador, 400 µL
—	Agua destilada o desionizada
8089	Paquetes de extracción acuosa MAX 1
8089G	Paquetes de extracción acuosa MAX 1 G50

Analice con confianza

NEOGEN® presenta Reveal® Q+ MAX para T-2/HT-2, una prueba cuantitativa de flujo lateral, fácil de usar, que proporciona una precisión incomparable en solo cinco minutos.

La prueba utiliza la extracción común MAX que permite a los usuarios procesar un extracto de muestra y analizar cualquiera de las seis micotoxinas. La extracción acuosa elimina la necesidad de materiales peligrosos y su tecnología innovadora produce resultados precisos y reproducibles.

El lector Raptor® Solo le permite al usuario simplemente añadir una muestra e irse — el instrumento controla el volumen, la temperatura y el tiempo de su ensayo.

- **Simple** extracción a base de agua
- **Rápido** tiempo para resultados
- **Superior** reactividad cruzada



REVEAL[®] Q+ MAX PARA T-2/HT-2

POR FAVOR, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales proporcionados:

- 25 tiras de prueba Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2
- 25 recipientes de dilución de muestra rojos
- 25 recipientes de muestra transparentes
- 01 botella de diluyente de muestra
- 02 Bottles of sample diluent
- 25 paquetes de extracción acuosa MAX 1

Número de producto:

Umbral: 50–500 ppb


Tiempo: 5 minutos

Call 800.234.5333 to order or visit NEOGEN.com

Procedure



1 Introduzca el código QR en el lector Raptor[®] Solo.

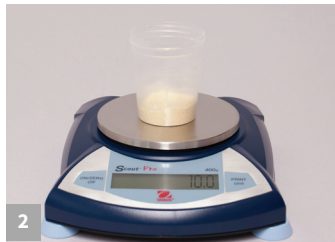

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 gramos.



3 Añada el contenido de un paquete MAX 1 a la muestra.



4 Añada 50 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.*



5 Agite vigorosamente por 3 minutos o licue por 1 minuto.



6 Deje reposar, filtre y recolecte un mínimo de 3 mL de filtrado.



7 Añada 100 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.



8 Añada 1500 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.




9 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



10 Inserte el cartucho en el lector Raptor Solo.



11 Añada 400 µL de muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor Solo. El lector se iniciará automáticamente.

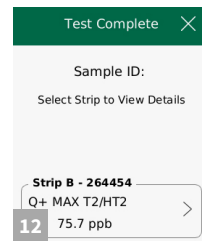

12 Los resultados se muestran en el lector Raptor Solo. *Las muestras superiores a 500 ppb necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente.

