

REVEAL® Q+ PARA AFLATOXINA

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para aflatoxina
25 frascos vermelhos para diluição de amostra
25 frascos transparentes de amostra
01 frasco de diluente de amostra

Número do produto: 8085

Faixa: 3–100 ppb


Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor AccuScan® Gold.

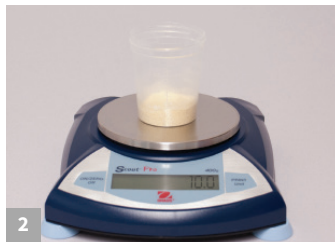

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g. Adicione 50 mL de etanol a 65% à amostra.




3 Adicione 50 mL de etanol a 65% à amostra.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.




5 Deixe assentar e depois filtre, coletando no mínimo 3 mL do filtrado.

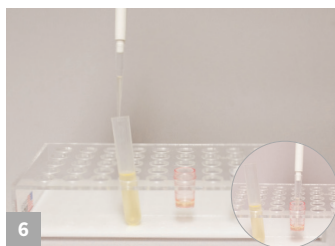

6 Adicione 100 µL do extrato da amostra ao recipiente vermelho de diluição e faça movimentos de inversão do frasco por 5 vezes.

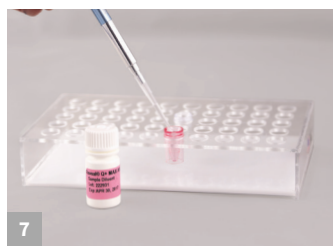

7 Adicione 500 µL do diluente de amostra ao recipiente vermelho de diluição.

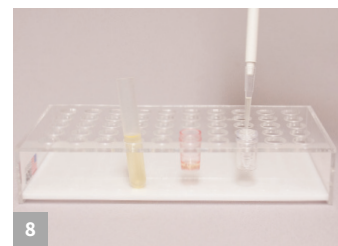


8 Transfira 100 µL para o recipiente de amostra.



9 Coloque uma tira nova de Reveal Q+ para aflatoxina dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 6 minutos.



10 Remova a tira exatamente após 6 minutos e leia resultados com o leitor AccuScan Gold.

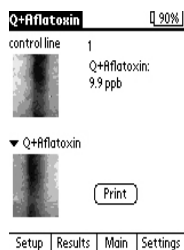

Resultados apresentados no leitor AccuScan Gold. Obs.: resultados superiores a 100 ppb deverão ser diluídos e testados novamente.

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333
ou acesse NEOGEN.com

Reveal® Q+ para aflatoxina

Extração aquosa

Número do produto: 8085

Informações para pedidos

8085 Reveal Q+
para aflatoxina
AccuScan Gold



Teste com confiança

O NEOGEN® Reveal® Q+ para aflatoxina é um ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral em etapa única baseado em um formato de imunoenensaio competitivo destinado ao teste quantitativo de aflatoxina em milho e produtos de milho.

- Extração **simples** com etanol
- **Rapidez** no tempo até o resultado
- **Fácil** de usar

Materiais recomendados, não fornecidos

NEOGEN #	Descrição do item
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL com tampas para coleta de amostras
9421, 9421B	Tubos com tampas para coleta de amostras
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman n.º 4 ou equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrifuga
9448, 9447	Bomba de dispensação ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5 a 50 g ± 0,1 g
9452	Cronômetro
9475	Suporte de recipientes de amostra Reveal
9290, 9860	Pipetador, 100 µL
9407, 9410, 9417	Ponteiras para pipeta, 1 a 200 µL
9336	Pipetador, 500 µL
3464, 9487	Ponteiras para pipeta, 200 a 1.000 µL

