

# REVEAL® Q + PARA AFLATOXINAS ENDPOINT

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal Q+ para Aflatoxinas ENDPOINT  
25 recipientes rojos de dilución de muestra  
25 recipientes transparentes de dilución de muestra  
01 frasco de diluyente de muestra

**Número de producto: 8075**

**Umbral: 3-100 ppb**


**Tiempo de la prueba: 6 minutos**

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR en el lector Raptor® Solo.

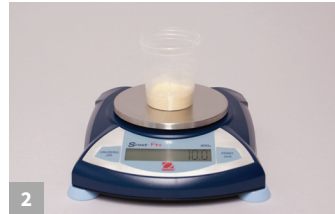

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g




3 Agregue 50 mL de etanol al 65% a la muestra



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto




5 Permita que se sedimente y después filtre o centrifugue la muestra

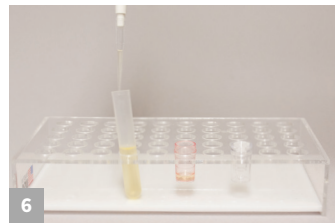

6 Agregue 100 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo



7 Agregue 500 µL de diluyente de muestra al recipiente rojo de dilución y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces

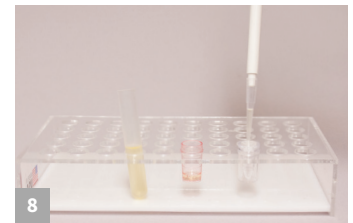

8 Transfiera 100 µL de extracto de muestra diluida a un recipiente de muestra




9 Coloque una nueva tira Reveal Q+ para Aflatoxinas en el recipiente de muestra. Configure un cronómetro para 6 minutos



10 Inserte la tira en el cartucho Raptor Solo. Inserte el cartucho en el lector

## Lectura de los resultados de la prueba

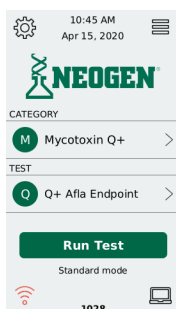

Seleccione la categoría: Micotoxina Q+


Seleccione la prueba: Q+ Afla Endpoint

Pulse ejecutar la prueba (Run Test).

En la siguiente pantalla, seleccione el lote. Si no está listado, agregue el lote escaneando el código QR ubicado en el tubo del dispositivo.



Ingrese la ID de la muestra conforme sea necesario y pulse aceptar. Inserte por completo la tira de prueba Reveal Q+ Aflatoxinas ENDPOINT en el adaptador de cartucho etiquetado NEOGEN con el extremo de la muestra primero. Inserte el cartucho en la bahía del lector Solo; el sistema comenzará la lectura automáticamente.

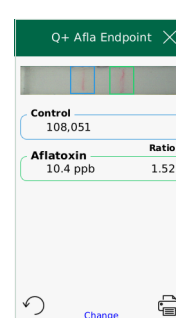

Los resultados se muestran en la unidad. Las muestras mayores que 100 ppb se deben diluir y volver a evaluar. Para leer la siguiente tira de prueba pulse cambio (change) en la parte inferior de la pantalla; esto permite al usuario ingresar la siguiente ID de muestra. Pulse aceptar (Accept) e inserte el cartucho que contiene la siguiente tira de prueba.



Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

# REVEAL® Q + PARA AFLATOXINAS ENDPOINT

Product Number: 8075

## Información para hacer pedidos

8075 Reveal® Q + para  
Aflatoxinas ENDPOINT  
9696 Plataforma Raptor Solo




## Materiales recomendados no incluidos

NEOGEN Item	Extraction Materials
9401 y 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9272 y 9860	Pipeta, 100 µL
9407 y 9410	Puntas para pipeta de 1-200 µL
9336	Pipeta de 500 µL, fija
9464, 9487, 9293, 9292	Puntas para pipeta – 200-1000 µL
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9420	Jeringas de filtración
8073 y 8074	Etanol al 65 %
9428	Recipientes de recolección de muestra
9421, 9428	Tubos de recolección de muestra con tapas

## Prueba con confianza

Reveal® Q+ para Aflatoxinas ENDPOINT de NEOGEN es una prueba cuantitativa de flujo lateral fácil de usar que brinda una precisión sin igual en solo 6 minutos. Este análisis se creó para leerse en la plataforma Raptor SOLO utilizando la bahía Standard Mode.

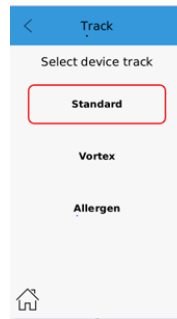

En el menú principal, seleccione el ícono de ajustes en la esquina superior izquierda. Seleccione reemplazo de bahía (Track Replacement).

Regrese a la pantalla de inicio pulsando el ícono de inicio en la esquina inferior izquierda. Inserte la herramienta de reemplazo de bahía con la flecha apuntando hacia usted en la bahía de la unidad.

Jale suavemente para retirar la bahía. Inserte la bahía de pruebas Standard ENDPOINT en la unidad (bahía con el punto azul del lado derecho).

