

REVEAL® Q+ PARA ZEARALENONA

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para zearalenona
25 frascos vermelhos para diluição de amostra
25 recipientes de amostra
01 frasco de diluente de amostra

Número do produto: 8185

Faixa: 50–1200 ppb


Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333
ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor AccuScan® Gold. Selecione a curva para trigo ou milho.

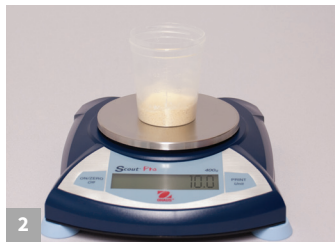

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.




3 Adicione de 30 a 50 mL de etanol à amostra dependendo do produto.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.



5 Aguarde a amostra assentar e filtre.

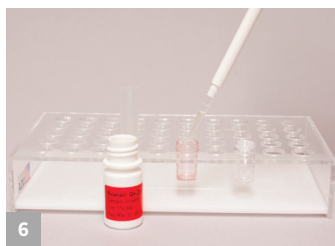

6 Adicione 200 µL da amostra ao recipiente vermelho de diluição.

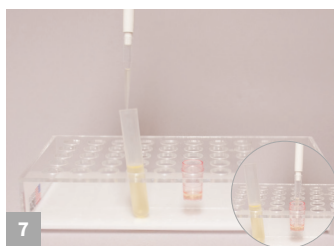

7 Adicione 100 µL do extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição e faça movimentos de inversão do frasco por 5 vezes.




8 Transfira 100 µL para o recipiente de amostra.



9 Coloque uma tira nova de Reveal Q+ para zearalenona dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 6 minutos.



10 Remova a tira exatamente após 6 minutos e leia resultados com o leitor AccuScan Gold.

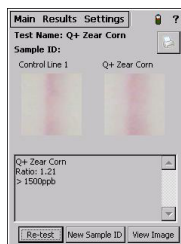

Resultados apresentados no leitor AccuScan Gold.



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333
ou acesse NEOGEN.com

Reveal® Q+ para zearalenona

Extração aquosa

Número do produto: 8185

Informações para pedidos

8185 Reveal Q+
para zearalenona
AccuScan® Gold



Teste com confiança

A NEOGEN® apresenta o Reveal® Q+ para zearalenona, um teste rápido quantitativo em fluxo lateral que é fácil de usar e oferece resultados com precisão inigualável em apenas 6 minutos.

O Reveal Q+ para zearalenona é uma tecnologia inovadora que produz resultados quantitativos precisos e reproduzíveis.

- Extração **simples** com etanol
- **Rapidez** no tempo até o resultado
- **Fácil** de usar

Materiais recomendados, não fornecidos

NEOGEN #	Descrição do item
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL com tampas para coleta de amostras
9421, 9421B	Tubos com tampas para coleta de amostras
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman n.º 4 ou equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrifuga
9448, 9447	Bomba de dispensação ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte de recipientes de amostra Reveal
9860, 9272	Pipetador, 100 µL
9407, 9410, 9417	Ponteiras para pipeta, 200 µL
9488	Pipetador, 200 µL
—	Água destilada ou deionizada

