

REVEAL® Q+ PARA DON

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para DON
25 frascos vermelhos para diluição de amostra
25 frascos transparentes de amostra
02 frascos de diluente de amostra

Número do produto: 8385

Faixa: 0.3–6 ppm


Tempo de teste: 3 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiramente, insira o código QR no leitor AccuScan® Gold.

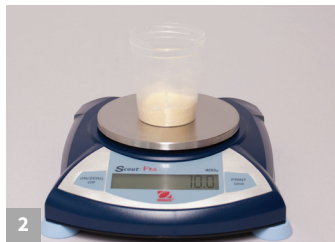

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.




3 Adicione 100 mL água destilada ou deionizada à amostra.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.




5 Aguarde a amostra assentar e depois filtre ou centrifugue e colete no mínimo 3 mL do filtrado.

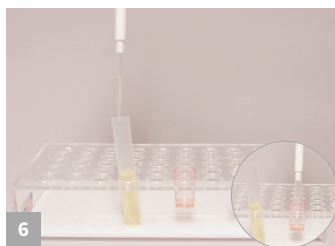


6 Transfira 100 µL para o recipiente vermelho de diluição.

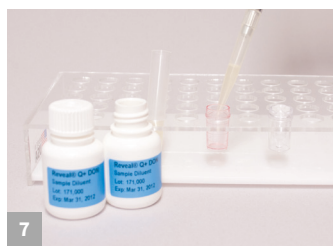

7 Adicione 1.000 µL do diluente de amostra ao recipiente vermelho de diluição e faça movimentos de inversão do frasco por 5 vezes.

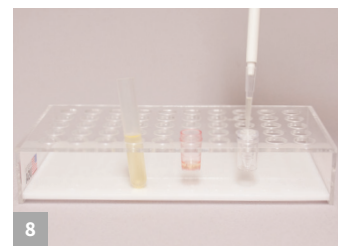


8 Adicione 100 µL do extrato da amostra ao recipiente de diluição.

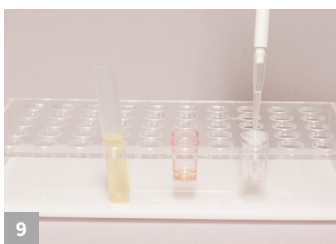

9 Coloque uma tira nova de Reveal para DON dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 3 minutos.



10 Remova a tira exatamente após 3 minutos e leia resultados com o leitor AccuScan Gold.

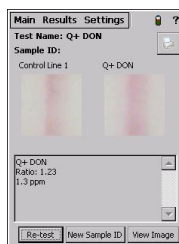

Resultados apresentados no leitor AccuScan Gold.



Reveal® Q+ for DON

Extração aquosa

Número do produto: 8385

Informações para pedidos

8385 Reveal Q+
para DON
AccuScan® Gold



Teste com confiança

A NEOGEN® apresenta o Reveal® Q+ para DON, um teste rápido quantitativo em fluxo lateral que é fácil de usar e oferece resultados com precisão inigualável em apenas 3 minutos.

O Reveal Q+ para DON é uma tecnologia inovadora que produz resultados quantitativos precisos e reproduzíveis.

- Extração **simples** à base de água
- **Rapidez** no tempo até o resultado
- **Conveniência** de armazenamento em temperatura ambiente

Materiais recomendados, não fornecidos

NEOGEN #	Descrição do item
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL com tampas para coleta de amostras
9421, 9421B	Tubos com tampas para coleta de amostras
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman n.º 4 ou equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrifuga
9448, 9447	Bomba de dispensação ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte de recipientes de amostra Reveal
9860, 9290	Pipetador, 100 µL
9407, 9410, 9417	Ponteiras para pipeta, 1 a 200 µL
9336	Pipetador, 500 µL
9464, 9487	Ponteiras para pipeta, 200 a 1.000 µL
—	Água destilada ou deionizada

