

REVEAL® Q+ PARA FUMONISINAS

DESCARGUE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para Fumonisinas
25 recipientes para muestra
25 recipientes rojos de dilución
02 frascos de diluyente de muestra

Número de producto: 8885

Umbral: 0.3–6 ppm

Tiempo de la prueba: 6 minutos

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR en el lector Reveal AccuScan® Gold. Obtenga una muestra representativa.



2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g..



3 Añada a la muestra 50 mL de etanol al 65 %.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.




5 Deje asentar, después filtre.



6 Añada 200 µL de diluyente de muestra al recipiente rojo de dilución.

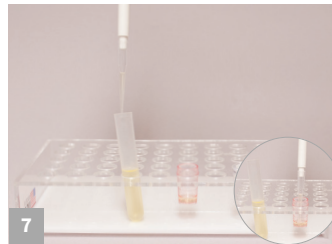

7 Añada 100 µL de extracto de muestra al recipiente rojo de dilución y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces.

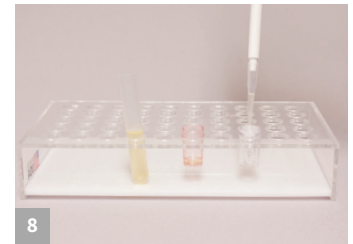


8 Transfiera 100 µL al recipiente de muestra.



9 Coloque una nueva tira Reveal en el recipiente de muestra. Configure un cronómetro para 6 minutos.



10 Retire la tira rápidamente a los 6 minutos e interprete los resultados utilizando el lector Reveal AccuScan Gold.

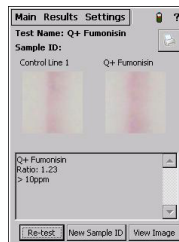

Los resultados se muestran en el lector AccuScan Gold.



Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Reveal® Q+ para Fumonisin

Extracción acuosa

Número de producto: 8885

Información para hacer pedidos

8885 Reveal Q+ para Fumonisin AccuScan® Gold



Prueba con confianza

NEOGEN® presenta Reveal® Q+ para Fumonisin, una prueba rápida cuantitativa de flujo lateral y fácil de usar que brinda una exactitud sin igual en solo seis minutos.

Reveal Q+ para Fumonisin es una tecnología innovadora que otorga resultados cuantitativos exactos y reproducibles.

- Extracción **simple** con etanol
- **Resultados** en muy poco tiempo
- **Fácil** de usar

Materiales recomendados no incluidos

NEOGEN #	Descripción del artículo
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL con tapas para recolección de muestras
9421, 9421B	Tubos con tapas para recolección de muestras
9420, 9429, 9519	Jeringas con filtro, papel de filtro Whatman n.º 4 o equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos de microcentrífuga
9448, 9447	Bomba de dosificación o probeta graduada
9401, 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9452	Temporizador
9475	Gradilla para recipientes de muestra Reveal
9272, 9860	Pipeta, 100 µL
9407, 9410, 9417	Puntas para pipeta 1-200 µL
9488	Pipeta, 200 µL

