

Ligue para 800.234.5333 para fazer o pedido ou visite NEOGEN.com

Reveal[®] Q+ MAX para T-2/HT-2

Extração Aquosa

Número de produto: 8288

Informações para pedidos

8288 Reveal Q+ MAX
para T-2/HT-2
9696 Sistema Raptor Solo
9681 Suportes Raptor



Materiais recomendados, não fornecidos

NEOGEN #	Descrição do Item
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampas 125 mL
9421, 9421B	Tubos para coleta de amostra com tampas
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman nº 4 ou equivalente
9330	Mini centrífuga
9172	Tubos para micro centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador agri-grind ou equivalente
9427	Balança com capacidade de pesar 5–50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes
9463	Pipetador, 100–1,000 µL
9464, 9487	Ponteiras 100–1000 µL
9293, 9292	Ponteiras 200–1000 µL
9693	Pipetador, 400 µL
—	Água destilada ou deionizada
8089	Pacotes de extração aquosa MAX 1
8089G	Pacotes de extração aquosa MAX 1 G50

Teste com confiança

A NEOGEN[®] apresenta Reveal[®] Q+ MAX para T-2/HT-2, um teste de fluxo lateral de fácil uso e com resultados quantitativos, que fornece precisão inigualável em apenas cinco minutos.

O teste utiliza a extração comum MAX a qual permite aos usuários processar o extrato de amostra e testar qualquer uma das seis micotoxinas. A extração aquosa elimina a necessidade de utilização de materiais perigosos e sua tecnologia inovadora permite obter resultados precisos e reproduzíveis.

O leitor Raptor[®] Solo permite ao usuário adicionar uma amostra e ir embora. O instrumento controla o volume, temperatura e tempo do seu ensaio.

- **Simple**s extração à base de água
- Tempo de resultado **Rápido**
- Reatividade cruzada **Superior**



REVEAL® Q+ MAX PARA T-2/HT-2

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

- 25 Tiras de teste Reveal® Q+ MAX para T-2/HT-2
- 25 Recipiente vermelhos para diluição da amostra
- 25 Recipiente transparentes
- 01 Frasco com diluente da amostra
- 02 Bottles of sample diluent
- 25 Pacotes de extração aquosa MAX 1

Número de produto: 8288

Limite: 50–500 ppb

Tempo: 5 minutos

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Insira o código QR no leitor Raptor® Solo.



2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese 10 gramas da amostra.



3 Adicione na amostra o conteúdo de 1 pacote de MAX 1.



4 Adicione 50 mL de água destilada ou deionizada na amostra.*




5 Agite vigorosamente por 3 minutos, ou misture por 1 minuto.



6 Deixe decantar e filtre coletando um mínimo de 3 mL do filtrado.



7 Adicione 100 µL do extrato da amostra ao recipiente vermelho de diluição e misture para cima e para baixo 5 vezes.

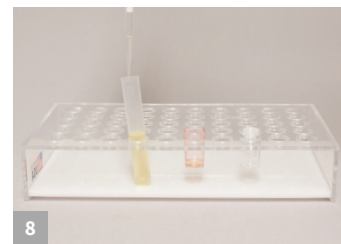

8 Adicione 1500 µL do diluente da amostra ao recipiente vermelho de diluição e pipete para cima e para baixo 5 vezes.




9 Insira a tira no suporte Raptor.



10 Insira o suporte no leitor Raptor Solo.



11 Adicione 400 µL da amostra no recipiente vermelho de diluição, na parte de trás do suporte Raptor Solo. O leitor iniciará automaticamente.

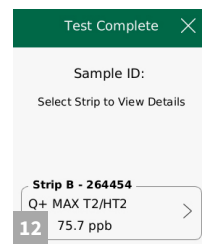

12 Os resultados são mostrados no leitor Raptor Solo. *Amostras acima de 500 ppb devem ser diluídas e testadas novamente.

