

# Reveal<sup>®</sup> Q+ para DON

DESCARGUE Y LEA COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materials incluidos:

25 tiras de prueba Reveal<sup>®</sup> Q+ para DON  
25 pozos rojos para dilución de muestra  
25 pozos transparentes de muestra  
02 frasco de diluyente de muestra

Número de producto: 8385

Rango: 0.3–6 ppm


Tiempo de la prueba: 3 minutos

Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR al lector Raptor<sup>®</sup> Solo.

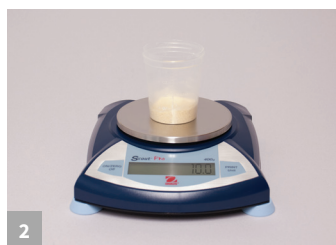

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.




3 Añada 100 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o licuar durante 1 minuto.



5 Repose, filtre o centrifugue recolectando un mínimo de 3 mL de filtrado.

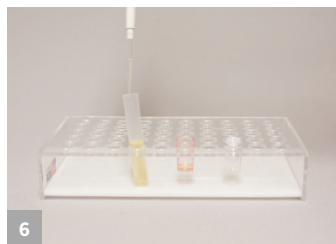

6 Añada 100 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo.

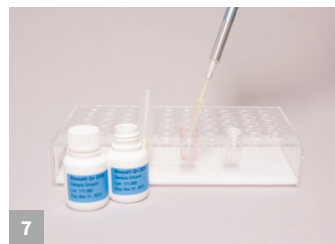

7 Añada 1,000 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo. Mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.




8 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



9 Inserte el cartucho en el lector Raptor Solo.



10 Añada 400 µL de muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor Solo. El lector se iniciará automáticamente.

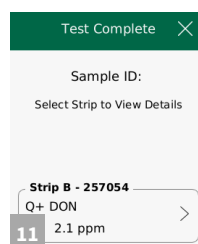

11 Los resultados se muestran en el lector Raptor Solo. Las muestras superiores a 6 ppm necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente.



Llame al +1 800 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

# Reveal<sup>®</sup> Q+ para DON

Número de producto: 8385

## Información para hacer pedidos

8385 Reveal Q+ para DON

9696 Sistema Raptor Solo

9681 Cartuchos Raptor



## Materiales recomendados, no proporcionados

NEOGEN #	Descripción del producto
9428, 9428B	Recipientes para a coleta de amostras com tampas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para a coleta de amostras com tampas
9420, 9429, 9519	Filtro seringa, papel filtro Whatman #4 ou equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos para micro centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta
9401, 9453	Triturador agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5–50 gramas ± 0,1 g
9426, 9452	Cronómetro
9475	Suporte para recipientes Reveal
9463	Pipetador 100–1000 µL
9464, 9487	Ponteiras 100–1000 µL
9693	Pipetador 400 µL fija
–	Água destilada ou deionizada

## Prueba con confianza

NEOGEN<sup>®</sup> presenta Reveal<sup>®</sup> Q+ para DON, una prueba cuantitativa de flujo lateral, fácil de usar, que proporciona una precisión incomparable en solo tres minutos.

Reveal Q+ para DON es el producto de la tecnología innovadora de NEOGEN que produce resultados cuantitativos precisos y reproducibles.

El lector Raptor<sup>®</sup> Solo le permite al usuario simplemente añadir una muestra e irse — el instrumento controla el volumen, la temperatura y el tiempo de su ensayo.

- Simple procedimiento — solo añada la muestra
- Rápido tiempo para resultados
- Elimina errores del operador

